

多功能净化柱

真菌毒素快速检测解决方案

Copure® 多功能净化柱内含有多种吸附基质,可快速、选择性地吸附样品中的脂类、蛋白质、色素等杂质,且不吸附待测组分,达到快速净化的目的。

产品优势

- 简单且快速,30秒可完成净化
- 保质期长,常温可保存24个月
- 适用于GB5009.185-2016, GB5009.22-2016等国标




多功能净化柱

30秒完成净化

使用方法

提取样品，将提取液加入到试管中，将净化柱带橡胶头的一端插入试管，向下压至试管底端，净化后的液体通过填料到达净化柱顶端，将液体倒出，吹干复溶后即可上机检测。

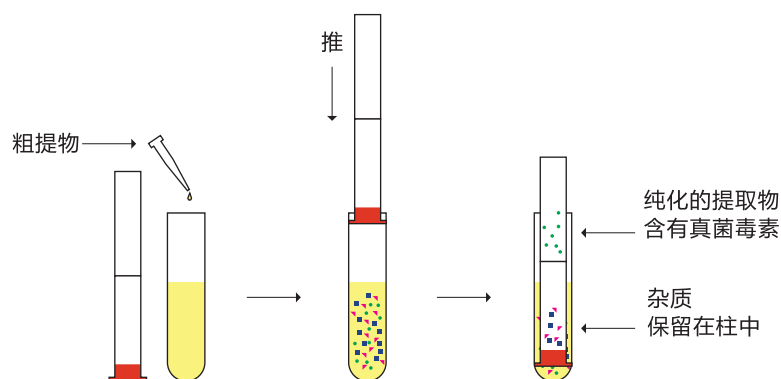

产品订购

货号	描述	应用
COAF228	Copure® 228多功能净化柱	展青毒素, 黄曲霉毒素B1、B2、G1、G2
COAF226	Copure® 226多功能净化柱	玉米赤霉烯酮, 黄曲霉毒素B1、B2、G1、G2
COAF224	Copure® 224多功能净化柱	玉米赤霉烯酮
COAF223	Copure® 223多功能净化柱	黄曲霉毒素M1、M2
COAF230	Copure® 230多功能净化柱	呕吐毒素
COAF229	Copure® 229多功能净化柱	赭曲霉毒素
COAF302	Copure® 302多功能净化柱	多合一

